

Speichern von PDF-Dokumenten

(z.B. Vorschriften von Applikationen oder Bilder) direkt ins Photometer DR3900 / DR6000:

1. Auf dem PC einen **Ordner DOCS** erstellen
2. Die Dokumente als **pdf** in den Ordner speichern
3. DOCS - Ordner auf **USB- Stick** ziehen
4. USB - Stick ans Photometer anschließen
5. über Schaltfläche „**Dokumente**“ auswählen
6. Dokument mit **Diskettensymbol** (an der Seite ganz nach unten scrollen) speichern.