

## 5.2 Geräte Setup



1. Tippen Sie im Hauptmenü die Menüoption **Geräte Setup**.  
Eine Auswahl verschiedener Funktionen wird angezeigt, um die Funktionen des Geräts zu konfigurieren.

### 5.2.1 Anwender-ID

Mit dieser Option lassen sich bis zu 30 verschiedene Anwender-Kürzel (mit jeweils max. 10 Zeichen) in das Gerät eingeben. Diese Funktion hilft nachzuvollziehen, welcher Anwender jeweils eine Probe gemessen hat.



1. Tippen Sie **Anwender-ID** im „Geräte Setup“.
2. Tippen Sie **Optionen>Neu**, um eine neue Anwender-ID einzugeben.  
*Hinweis: Wenn noch keine Anwender-ID eingegeben wurde, wird direkt das alphanumerische Tastenfeld angezeigt.*
3. Benutzen Sie das alphanumerische Tastenfeld, um eine neue Anwender-ID einzugeben.
4. Tippen Sie auf **OK**, um die Eingabe zu bestätigen.



5. Weisen Sie mit **Pfeil Links** und **Pfeil Rechts** der Anwender-ID ein Symbol zu.
6. Tippen Sie **Anwenderpasswort**, um die Anwender-ID mit einem Passwort zu schützen.
7. Benutzen Sie das alphanumerische Tastenfeld, um ein Anwender Passwort einzugeben.
8. Tippen Sie auf **OK**, um die Eingabe zu bestätigen.



9. Mit **Abbruch** löschen Sie die komplette Eingabe der Anwender-ID.  
Mit **Zurück** gelangen Sie wieder in den Eingabebildschirm zur Anwender-ID.  
Mit **OK** bestätigen Sie die Eingabe. Folgender Bildschirm wird angezeigt.



10. Mit **Zurück** kehrt das Gerät in das Menü „Geräte Setup“ zurück.  
 Mit **Abmelden** wird eine aktive Anwender-ID ausgeloggt.  
 Mit **Anmelden** wird die gewählte Anwender-ID aktiv.  
 Mit **Optionen** können weitere Anwender-IDs eingegeben, geändert oder gelöscht werden. Folgender Bildschirm wird angezeigt:




11. Mit **Neu** können Sie eine weitere Anwender-ID eingeben.  
 Mit **Löschen** wird eine Anwender-ID gelöscht.  
 Mit **Bearbeiten** wird eine Anwender-ID bearbeitet.  
 Mit **Initialisiere RFID-Tag** wird die Anwender-ID auf einen optionalen Anwender RFID-Tag geschrieben (nicht bei allen Modellen verfügbar). Weitere Informationen siehe [Kapitel 5.2.1.1](#).

### 5.2.1.1 Anwender RFID-Tag (nicht bei allen Modellen verfügbar)



1. Definieren Sie eine Anwender-ID (siehe [Kapitel 5.2.1](#)).
2. Tippen Sie **Initialisiere RFID-Tag**.

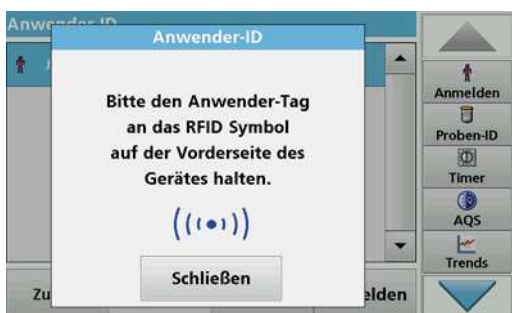

3. Folgen Sie der Anweisung auf dem Bildschirm und halten Sie den Anwender RFID-Tag rechts vorne vor das RFID-Modul.  
 Ein Signalton bestätigt den erfolgreichen Schreibvorgang.
4. Sie können einen Anwender RFID-Tag jederzeit neu beschreiben. Hierzu bestätigen Sie die Meldung „Anwender-ID überschreiben“ mit **OK** und geben, falls die neue Anwender-ID mit einem Passwort geschützt ist, das Passwort ein.

Eine erfolgreiche Überschreibung des Anwender RFID-Tag wird im Display kurz angezeigt.

Der Anwender ist angemeldet, die Anwender-ID wird in der Werkzeug-Leiste angezeigt.